



一台滴定仪能满足众多需求

该多功能滴定仪可随时进行酸/碱等当点滴定、pH 终点滴定或沉淀/氧化还原滴定。无论您在什么行业，它都可以满足您的基本滴定需求。



简便的应用指南

该滴定仪尤其注重简便性。内置应用程序向导，让操作人员感觉如同使用智能手机一样方便。运行主屏幕上的 LongClick™ 启动您的常规分析。直观的操作导航方便您选择自己的操作语言。学习和使用新的分析仪器从未像现在这样简单。



瑞士工艺

EasyPlus™ 滴定仪是由瑞士开发团队以尽可能高的软件和硬件标准设计和制造，他们负有盛名的专业技术变不可能为可能，开发出外形小巧且高品质的仪器。



iTitrate 的编程简单轻松

使用 EasySetup 指南，iTitrate 智能功能使方法编程变得简单。只需设置很少的参数，剩下的工作由滴定仪完成，包括所需测量单位的计算。轻松设置意味着快速执行。



Easy Pro 滴定仪 多功能滴定仪

该多功能滴定仪具有宽的测量范围，是大多数类型样品简单滴定的理想选择。简单的“应用型”用户界面减少培训的时间，同时提高工作效率且操作简便。iTitrate 智能功能的导向设置有助于方法编程，以确保在任何操作员操作的情况下都能以最少的工作量稳定检测样品。运用打印机或 EasyDirect™ 滴定 PC 软件免除人工计算和记录。

EasyPlus 滴定仪能够进行以下滴定应用：

- 果汁、葡萄酒、p 值和 m 值的 pH 终点滴定。
- 食品中的游离脂肪酸和碱等的酸/碱等当点滴定。
- 沉淀滴定，例如食品或水中的氯化物以及石油中的硫化物。
- 氧化还原滴定，例如：饮料中的维生素 C，葡萄酒中的还原糖以及水中的亚硫酸盐等。

Easy Pro

标准配置

产品	数量	订货号
EG11-BNC pH 水溶液电极	1	30043103
20 mL EasyPlus 滴定管	1	30043901
EasyPlus 管路套件	1	30065464
EasyStir GT 搅拌器	1	30065467
EasyPlus GT 滴定头	1	30041102
EasyPlus 干燥管	1	30044701
阀	1	30042860
瓶头	1	30060023
GT 滴定头套件	1	30057635
滴定管外壳	1	30057633

附件

产品	订货号
10mL EasyPlus 滴定管	30043900
50mL EasyPlus 滴定管	30043902
EG13-BNC pH 非水溶液电极	30043104
EM40-BNC 氧化还原 mV 电极	30043106
EM43-BNC 氧化还原 Ipol 电极	30043105
EM45-BNC 沉淀电极	30043107
瓶口适配器 (中国)	30060026
瓶口适配器 (印度)	30060024
瓶口适配器 (Merck)	23774
瓶口适配器 (Fischer)	23787
EasyPump	30064218
虹吸头 (5 个)	23240
玻璃烧杯 (80 mL), 20 个	101446
塑料烧杯 (80 mL), 120 个	51109388
30K 温度电极	51300164
USB-P25 打印机	11124301

技术规格

pH/mV 电极输入	测量范围	± 2000 mV / 0 – 14 pH
	分辨率	± 0.1 mV
极化电极输入	电源氧化还原 Ipol	0 – 5 µA
	分辨率	± 0.1 µA
	测量范围 (输入电压)	0 – 2000 mV
温度电极输入	测量范围	0 – 100°C
	分辨率	± 0.1°C
电源	输入电压	24 VDC / 1.25 A
	线路输入电压	100 – 240 V ±10%
	输入频率	50/60 Hz
环境	环境温度	5°C – 40°C
	空气湿度	最高 80%, 在 31°C 时
滴定仪尺寸	宽 x 深 x 高/重量	170 x 220 x 350 mm / 1.9 kg (加上 KF 支架 0.8 kg)
控制和显示屏	触摸屏	4.3 英寸, 480 x 272 RGB 像素
通信	USB-A	USB 全速/低速
	USB-B	USB 全速/低速
应用*	重复性	0.5% RDS
	滴定类型	直接、返滴定补偿、空白补偿

*取决于环境和操作

支持或服务? 没问题



应用诀窍

您想运用应用诀窍对特定样品进行滴定吗?



专业知识和帮助

您想了解最佳操作滴定技巧或需要技术支持的专业知识吗?



维护和验证

您想了解有关预防性维护的更多信息, 或需要对您的滴定仪进行性能验证吗?

只需在 EasyPlus™ 滴定网页上注册便可快速地为您的日常工作找到全面的帮助。

► www.mt.com/easyplustitration

METTLER TOLEDO Group

Analytical

Local contact: www.mt.com/contact

梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因, 产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况, 恕不另行通知

© 06/2018 METTLER TOLEDO

30073733A

Marketing Titration / MarCom Analytical

www.mt.com/easyplustitration

访问网站, 获得更多信息